

Весы электронные серии ВСТ

модификации ВСТ-150/5, ВСТ-300/5,
ВСТ-600/10, ВСТ-1,5к/0,02, ВСТ-3к/0,05

6.2 Калибровка

Для обеспечения требуемой точности проводится калибровка весов

Калибровка выполняется в следующих случаях:

- перед началом работы с весами
- при перемещении весов на новое рабочее место
- при изменении внешних условий
- периодическая калибровка в процессе работы

6.2.1 Калибровка весов (автоматическая)

6.2.1.1

Включите весы кнопкой . Нажмите и удерживайте кнопку .

6.2.1.2 На дисплее высветится мигающее значение калибровочной массы.

6.2.1.3 Установите калибровочный груз в центре грузоприёмной платформы.

6.2.1.4 Дождитесь звукового сигнала (68 с). Весы перейдут в режим взвешивания.

6.2.1.5 Калибровка завершена.

6.2.2 Калибровка весов с установлением калибровочной массы

Войдите в основное меню настроек и выберите настройку

6.2.2.1





6.2.2.2

Нажмите кнопку .

6.2.2.3

На дисплее . Мигает левый крайний разряд.

6.2.2.4

При помощи кнопки  установите значение калибровочной массы (не менее 1/3 от НПВ). Кнопка  перемещает мигающий разряд вправо.

6.2.2.5

Поместите на грузоприёмную платформу весов груз требуемой массы

6.2.2.6

Нажимайте клавишу .

6.2.2.7

На дисплее в течение 23 с мигает , а затем высветится значение установленной массы

6.2.2.8 Калибровка завершена. Весы находятся в режиме взвешивания.